

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Informe No.:	51992	Fecha de Mantenimiento:	2024-12-04
Propietario:	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Técnico de Mantenimiento:	Jonathan Fonseca
Dirección:	Calle Río Baba #143 y pasaje Río Saloya, Santo Domingo		

1. Datos

Equipo:	Estereo microscopio con cámara y software	Código empresa:	LDR/23/E/EM/001
Marca:	Olympus	Rango:	*****
Modelo:	SZX2-ILLD	División de escala:	*****
Serie:	2B12465	Ubicación:	LDR Santo Domingo, Área de Entomología y Malacología

2. Condiciones Ambientales

Temperatura:	(21 ± 10) °C	Humedad Relativa:	(50 ± 15) %HR
--------------	--------------	-------------------	---------------

3. Antecedente

La entidad contrata el servicio de Mantenimiento Preventivo Básico del equipo, a fin de mantener la vida útil y funcionamiento óptimo.

4. Descripción de Actividades Realizadas

La ejecución de este mantenimiento se realiza por escalones:

4.1. Primer Escalón:

4.1.1. Verificación del estado físico del equipo. (PASS)

Se inspeccionó visualmente el estado físico del microscopio, incluyendo su estructura, lentes, y componentes externos. No se encontraron daños visibles, corrosión ni signos de desgaste significativo en el cuerpo del equipo.

4.1.2. Verificación del encendido del equipo. (NO PASS)

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código:	51992
	Edición:	01
	Fecha Emisión:	2024-12-04

Produced by:  ille – Maintenance Technician

Approved by:  Juez, Eng. – Technical Manager



Durante las pruebas de encendido, se observó que el foco comenzó a titilar tras su activación, seguido de un apagado completo. Este comportamiento indica un mal funcionamiento en el sistema de iluminación del microscopio. Se diagnosticó que el problema radica en el foco actual, el cual requiere ser reemplazado. El foco especificado para el reemplazo es de **6V y 30W**, compatible con el modelo del equipo.

4.2. Segundo Escalón:

4.2.1. Apertura y desmontaje de piezas intercambiables. (PASS)

Detalles:

Se procedió a la apertura y desmontaje de las piezas intercambiables del equipo siguiendo los procedimientos técnicos establecidos. Durante esta operación, no se presentaron inconvenientes, y todas las piezas se desmontaron de manera correcta, sin evidencia de daños, desgaste excesivo ni obstrucciones.

Observaciones:

- Los componentes internos y externos presentan condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- Las conexiones y ensamblajes fueron revisados y se confirmó su correcto ajuste.

4.2.2. Reemplazo de foco. (PASS)

Se llevó a cabo el reemplazo del foco defectuoso, instalando uno nuevo con las especificaciones requeridas de **6V y 30W**.

Resultados:

El nuevo foco se colocó correctamente, asegurando su ajuste en el soporte y conexión eléctrica.

Tras el reemplazo, se encendió el equipo y se verificó el funcionamiento del sistema de iluminación.

La intensidad lumínica es uniforme y estable, sin evidencia de parpadeos ni interrupciones durante las pruebas.

5. Conclusiones

- 5.1. El mantenimiento preventivo fue llevado con éxito, garantizando la vida útil del equipo bajo condiciones normales de uso.

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código:	51992
	Edición:	01
	Fecha Emisión:	2024-12-04

Produced by: Ing. Isaac Calle – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager




6. Recomendaciones

- 6.1. El equipo debe estar conectado a una fuente de energía regulada para evitar que las variaciones de voltaje puedan afectar a los componentes.
- 6.2. Se debería limpiar con un trapo y/o toalla de papel ligeramente húmeda para evitar acumulación excesiva de polvos sobre el equipo y el aumento de oxidación.
- 6.3. Continuar con un programa regular de mantenimiento preventivo para garantizar la conservación de los mecanismos intercambiables y evitar inconvenientes operativos.
- 6.4. El equipo se encuentra ahora en condiciones óptimas de operación en lo que respecta al sistema de iluminación.
- 6.5. Se ajusta el software de la cámara adjunta del equipo, priorizando que la imagen obtenida concuerde con la apreciación mediante los binoculares.

7. Aprobación

A continuación, se detalla los datos de las personas involucradas en la ejecución de este servicio:

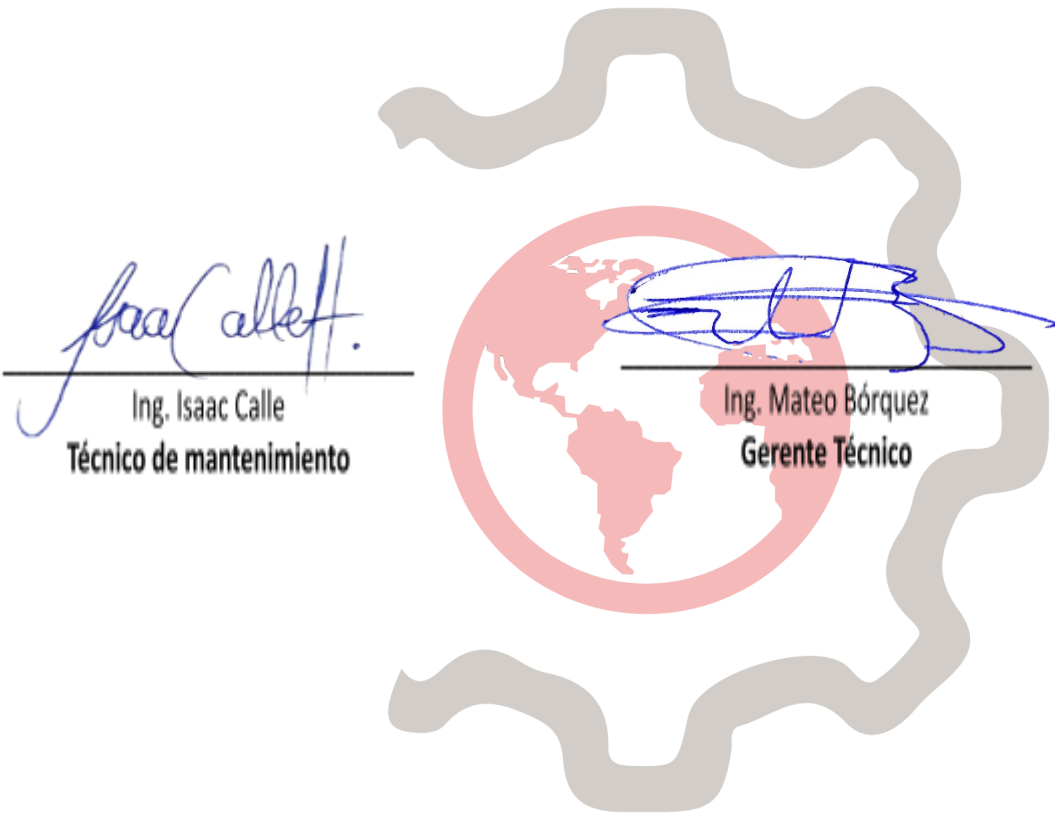

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código:	51992
	Edición:	01
	Fecha Emisión:	2024-12-04

Produced by: Ing. Isaac Calle – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

8. Anexo Fotográfico



INFORME DE MANTENIMIENTO	Código:	51992
	Edición:	01
	Fecha Emisión:	2024-12-04

Produced by: Ing. Isaac Calle – Maintenance Technician
 Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

9. Anexo Fotográfico 2



INFORME DE MANTENIMIENTO	Código: 51992
	Edición: 01
	Fecha Emisión: 2024-12-04

Produced by: Ing. Isaac Calle – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager