



ESTADO

✓ Hecho

PRIORIDAD

Mediano

TIEMPO ESTIMADO

1h

TIPO DE TRABAJO

Preventivo

DESCRIPCIÓN

Se realiza mantenimiento preventivo de esta balanza según orden de compra de mantenimiento general de Balanzas .

ASIGNADOS

Manuel Meneses

CATEGORÍAS

Inspection

Mantenimiento Preventivo

UBICACIÓN

**Instituto Conmemorativo
Gorgas de E.S.**

Principal: INNOVATECIS, S.A.

ACTIVO

**43431 - Balanza de Precisión
Ohaus AV412C -ICGES**



 PROCEDIMIENTO**Balanza-Mantenimiento Preventivo****7 / 7**

Campos completados

 Descripción

Revisión general, limpieza y pruebas de desempeño

Revisión general:

- ☒ Inspección visual general
- ☒ Estado de corta aires
- ☒ Estado de pantalla(incluir protector o cubierta)
- ☒ Operación de teclado o pantalla táctil.
- ☒ Calentamiento de celda y funcionamiento preliminar
- ☒ Prueba de excentricidad 1
- ☒ Prueba de Repetibilidad 1
- ☒ Observaciones adicionales (instalación eléctrica, mesa de trabajo, etc.)
- ☒ Nivelación y patas ajustables

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 9:36 AM


Limpieza General:

- ☒ Limpieza Externa
- ☒ Limpieza Interna
- ☒ Prueba de excentricidad 2
- ☒ Prueba de Repetibilidad 2

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 9:36 AM

Estado actual del sistema(observaciones):

- ✓ Aprobado
- Alerta
- Falla

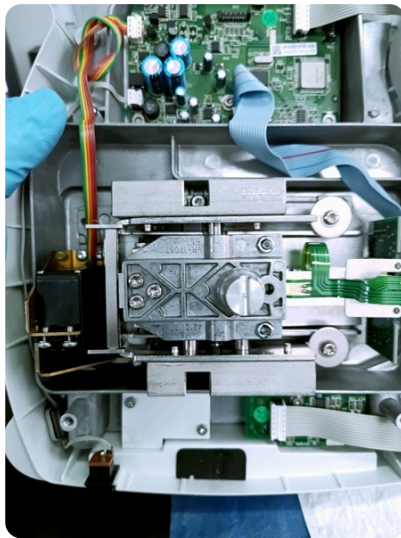

Notas:

Durante la prueba de funcionamiento inicial, se encontró que el equipo no completa el ajuste interno (CAL INT).

Se muestra el error "CLEAR PAN" que indica que se debe retirar lo que esté en el plato de pesaje, pero no hay nada en el mismo.

Normalmente se debe a un ajuste previo realizado con un valor muy cercano a los límites máximos permitidos o también por alguna sobrecarga que causó deformación en la celda.

Se realiza ajuste mecánico de la misma y luego se vuelve a repetir la prueba, pasando todas estas dentro de los errores máximos permitidos.

Se recomienda dejar estabilizar la balanza, encendida por una hora antes de realizar cualquier prueba o calibración.

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 9:36 AM

Realiza la inspección :

M. MENESSES

Firmado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 9:41 AM

Fecha del servicio:

06/18/2025

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 9:41 AM

Por parte del cliente :

JP

Firmado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 11:52 AM

Etiqueta de Mantenimiento :

☒ Colocada

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 11:52 AM

📘 INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Created by: Manuel Meneses on 06/18/2025, 8:44 AM

Last updated on 06/18/2025, 11:52 AM

Completado el 06/18/2025, 11:52 AM