



ESTADO

✓ Hecho

PRIORIDAD

Alto

TIEMPO ESTIMADO

1h

TIPO DE TRABAJO

Preventivo

DESCRIPCIÓN

Se realiza mantenimiento de la balanza de este equipo, según orden de compra.

Como es un sistema de Dilución, se realizará inspección básica a los cartuchos de las bombas peristálticas.

ASIGNADOS

Manuel Meneses

CATEGORÍAS

Inspection

Mantenimiento Preventivo

UBICACIÓN

**Instituto Conmemorativo
Gorgas de E.S.**

Principal: INNOVATECIS, S.A.

ACTIVO

**53756 - Equipo de Dilución
gravimétrica Dilucult**

 PROCEDIMIENTO**Balanza-Mantenimiento Preventivo****7 / 7**

Campos completados

 Descripción

Revisión general, limpieza y pruebas de desempeño

Revisión general:

- ☒ Inspección visual general
- ☐ Estado de corta aires
- ☒ Estado de pantalla(incluir protector o cubierta)
- ☒ Operación de teclado o pantalla táctil.
- ☒ Calentamiento de celda y funcionamiento preliminar
- ☐ Prueba de excentricidad 1
- ☒ Prueba de Repetibilidad 1
- ☒ Observaciones adicionales (instalación eléctrica, mesa de trabajo, etc.)
- ☐ Nivelación y patas ajustables

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 10:44 AM



Limpieza General:


- ☒ Limpieza Externa
- ☒ Limpieza Interna
- ☐ Prueba de excentricidad 2
- ☒ Prueba de Repetibilidad 2

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 10:44 AM

Estado actual del sistema(observaciones):

- ✓ Aprobado
- Alerta
- Falla

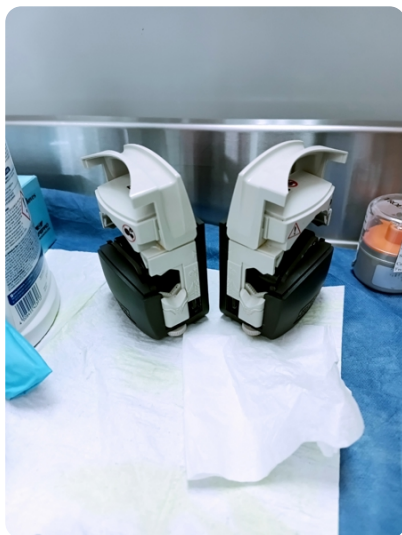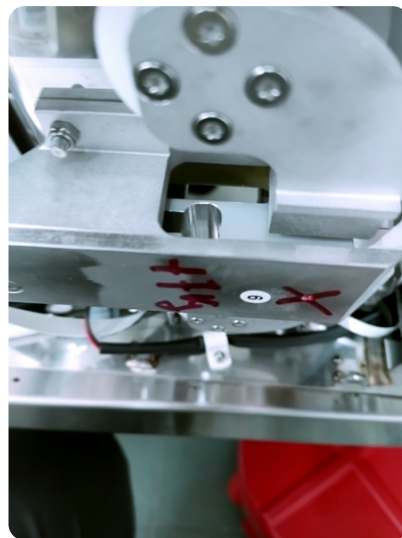

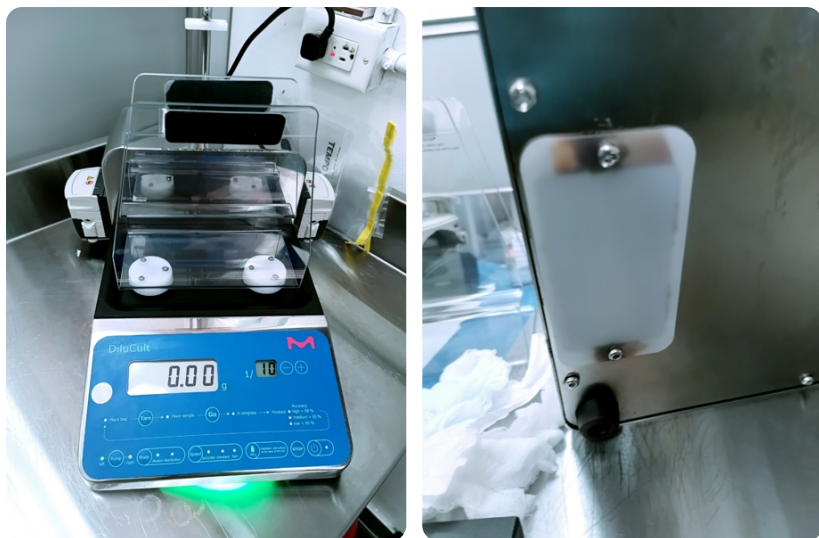**Notas:**

Se realiza el procedimiento estándar de revisión y mantenimiento.

El error de carga excéntrica se puede despreciar debido a que este equipo maneja bolsas con líquido de modo que la carga normalmente está distribuida de forma uniforme; sin embargo se hace prueba en ambos puntos de apoyo del plato que son fijados en una sola celda de carga tipo "off Center" o de carga por flexión.

Se realizó limpieza bajo las cubiertas de protección de derrame de líquidos y se inspeccionan los cabezales de las bombas peristálticas, los cuales se observan en estado normal.

No sé probó comunicación con sistema de Captura de datos o control.

La balanza se ajusto y está funcionando correctamente.

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 10:44 AM

Realiza la inspección :

M. MENESES

Firmado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 10:51 AM

Fecha del servicio:

06/18/2025

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 10:51 AM

Por parte del cliente :

JP

Firmado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 11:48 AM

Etiqueta de Mantenimiento :

☒ Colocada

Rellenado por Manuel Meneses el 06/18/2025, 11:48 AM

📘 INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Created by: Manuel Meneses on 06/18/2025, 9:49 AM

Last updated on 06/18/2025, 11:48 AM

Completado el 06/18/2025, 11:48 AM